

基因编辑平台仪器数据传输方法说明

一、设备仪器上传数据


二、本地下载

三、注意事项


严禁用此方法外的方式传输数据，一被发现禁用相应仪器一个月！！！！

一、设备仪器上传数据


1.1 打开设备电脑上“此电脑”，并按下图点击，打开相应界面”

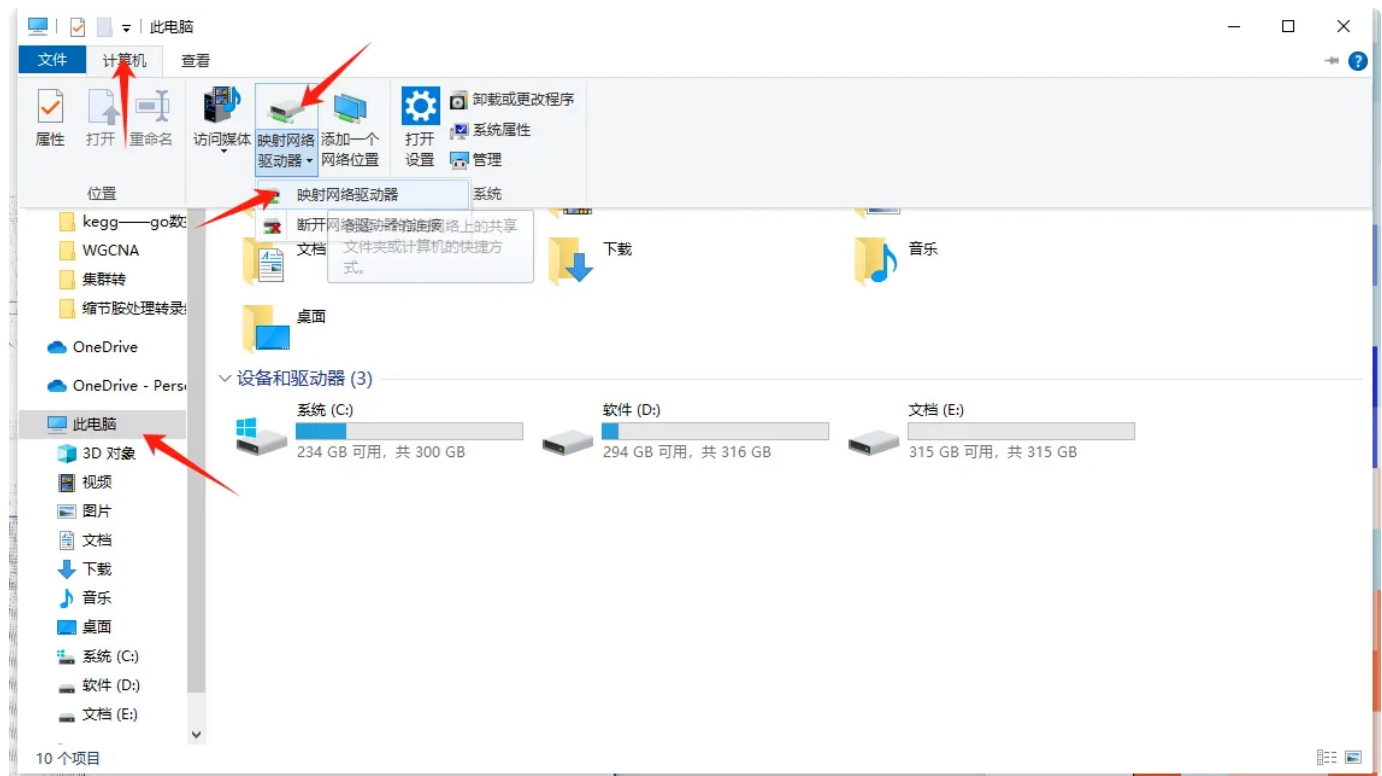


1.2 按下列输入相应映射的地址（以酶标仪为例）

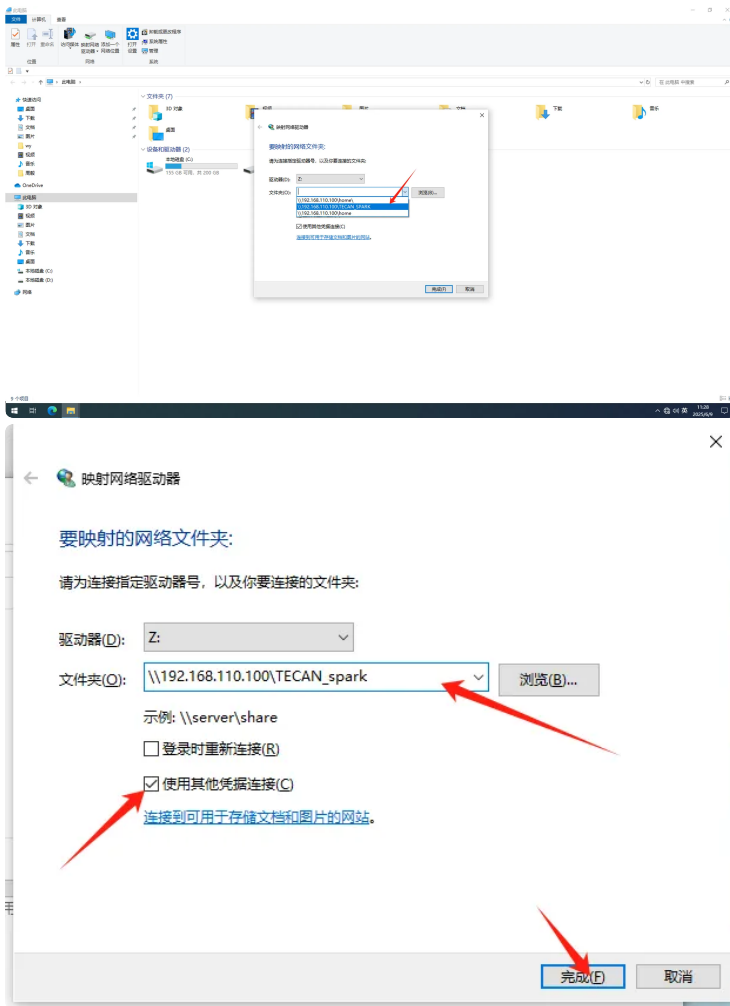


1.3 输入登录账号和密码【**第一次时联系仪器管理员获得本课题组的账号和密码，后续使用该账号和密码进行数据上传和下载**】

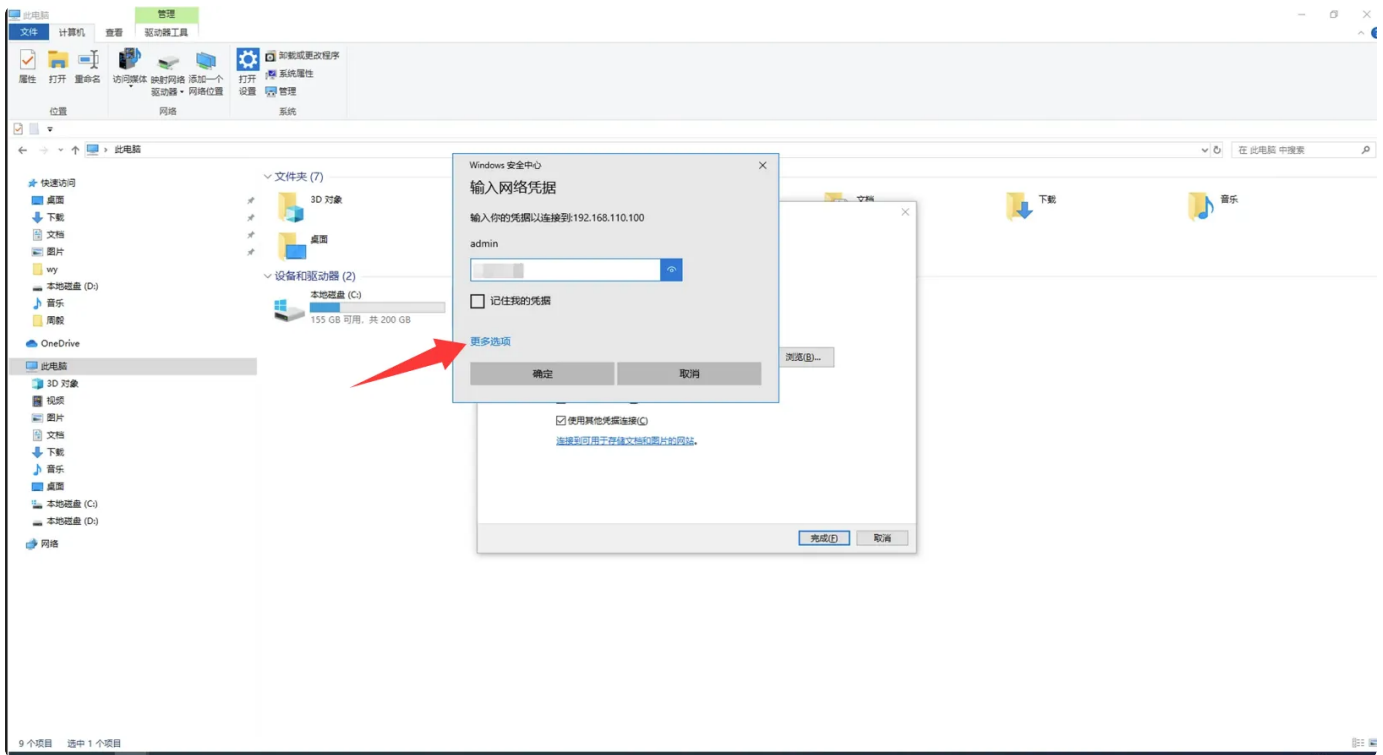

1.4 映射完成后，即可进行文件上传，防止文件管理混乱，先创建本组文件夹（导师命名），在本组文件夹下创建个人文件夹（姓名）

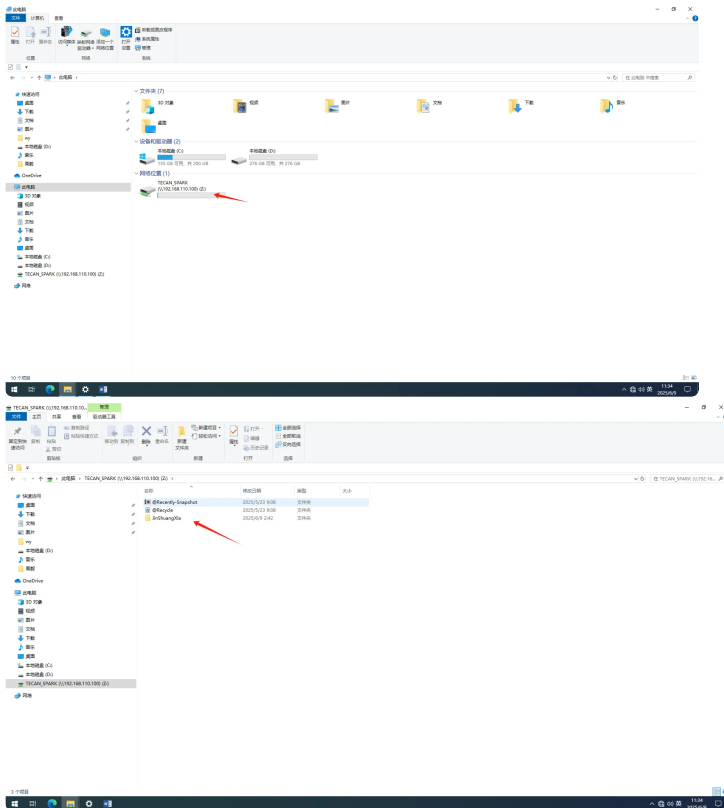


1.5 上传完毕后，防止数据受损，可以断开映射后，再关闭电脑

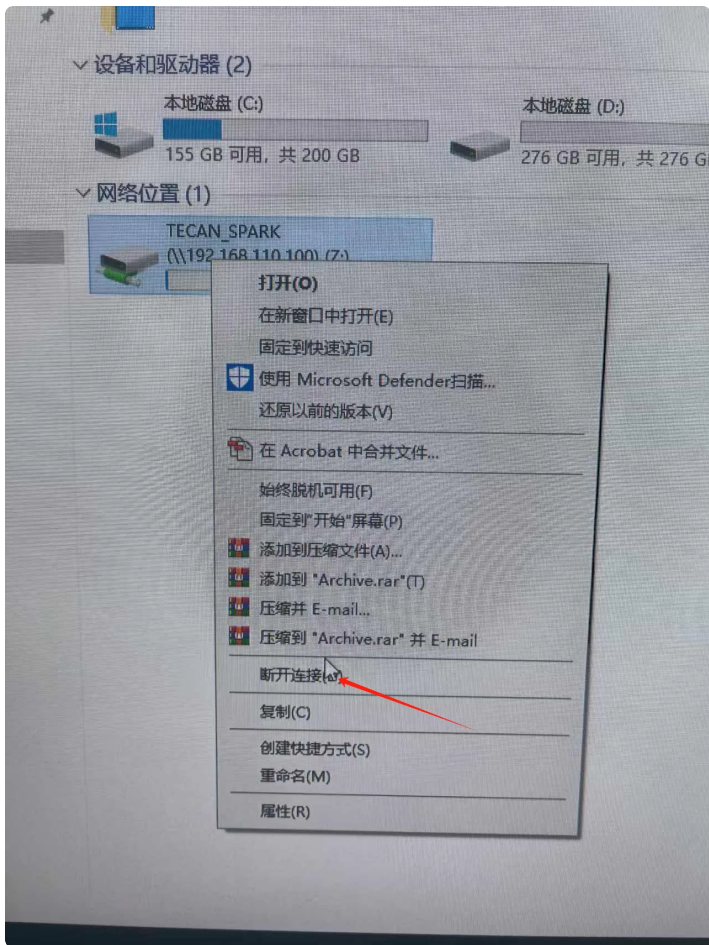

二、本地下载


2.1 浏览器直接搜索网页122.205.95.97，点击登录，输入账号密码【同之前的账号密码】登录即可进入页面

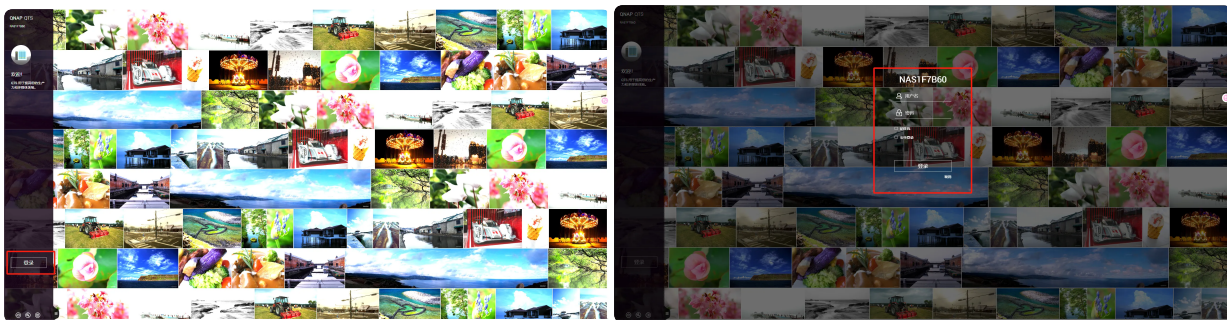


2.2 选择自己将要下载的仪器数据包，单击打开



2.3 以酶标仪为例，点击后，界面如下：

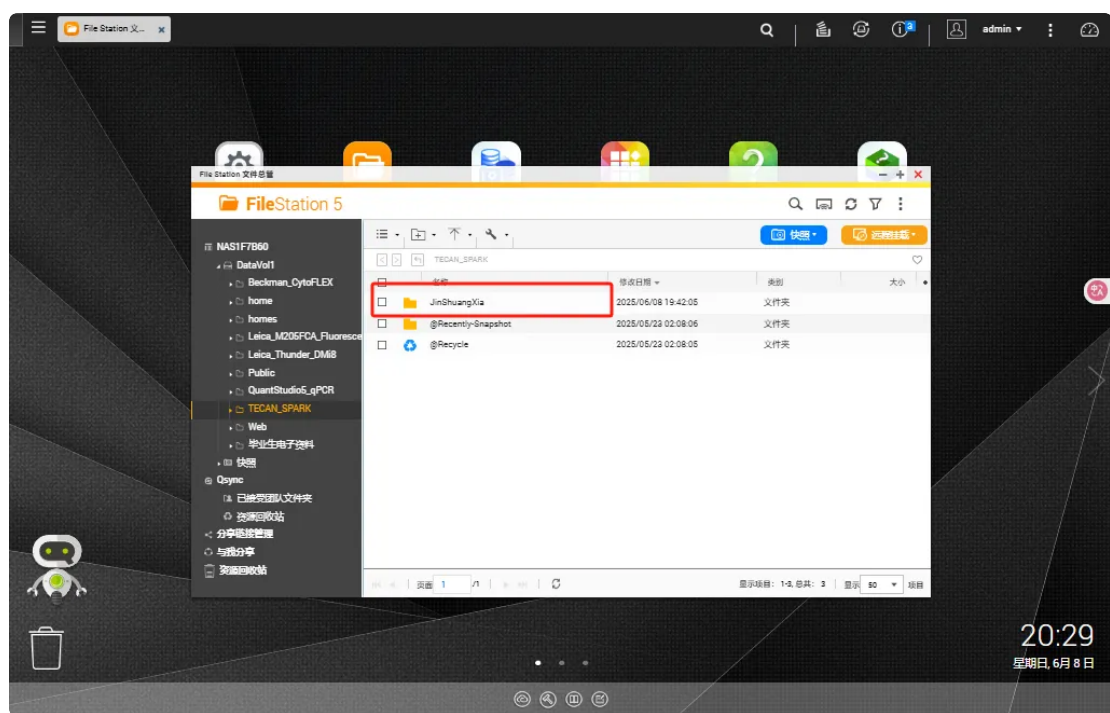

2.4 选择自己的组别，点开具体文件：

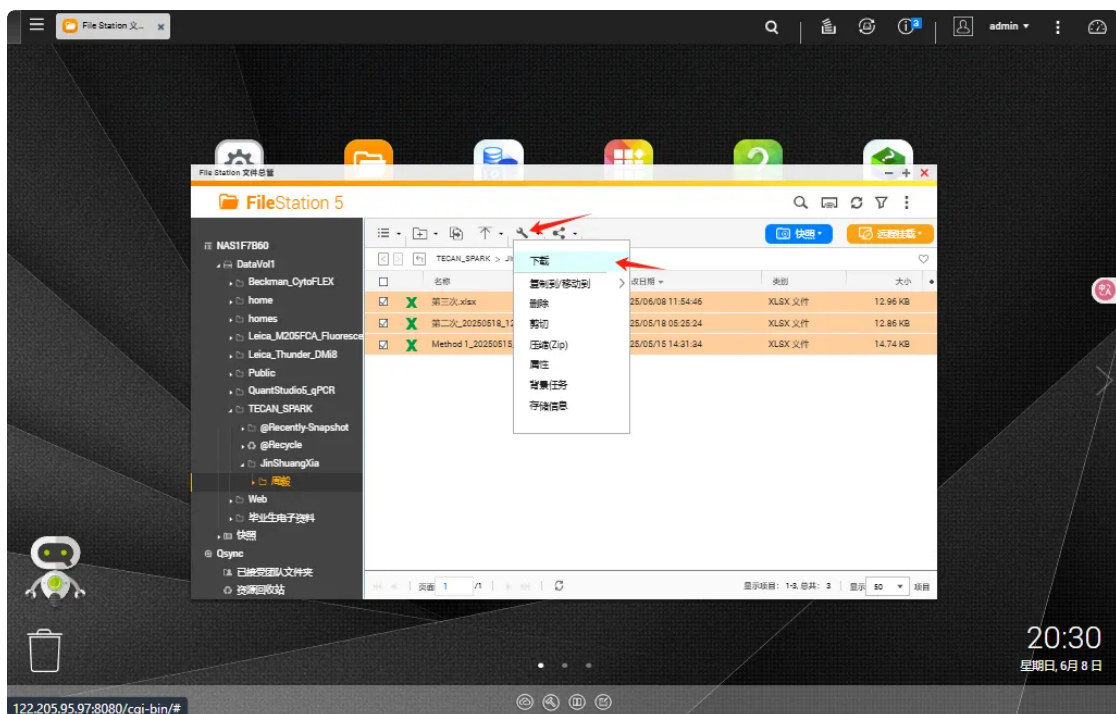

2.5 选择上准备下载的文件，并点击工具标识，进行下载即可保存至本地。

三、注意事项

存储的照片等数据程序会自动定期删除清理且没有任何备份，请大家用完及时下载自己的数据。

